


STK[®] Sperm Tracker SKIN

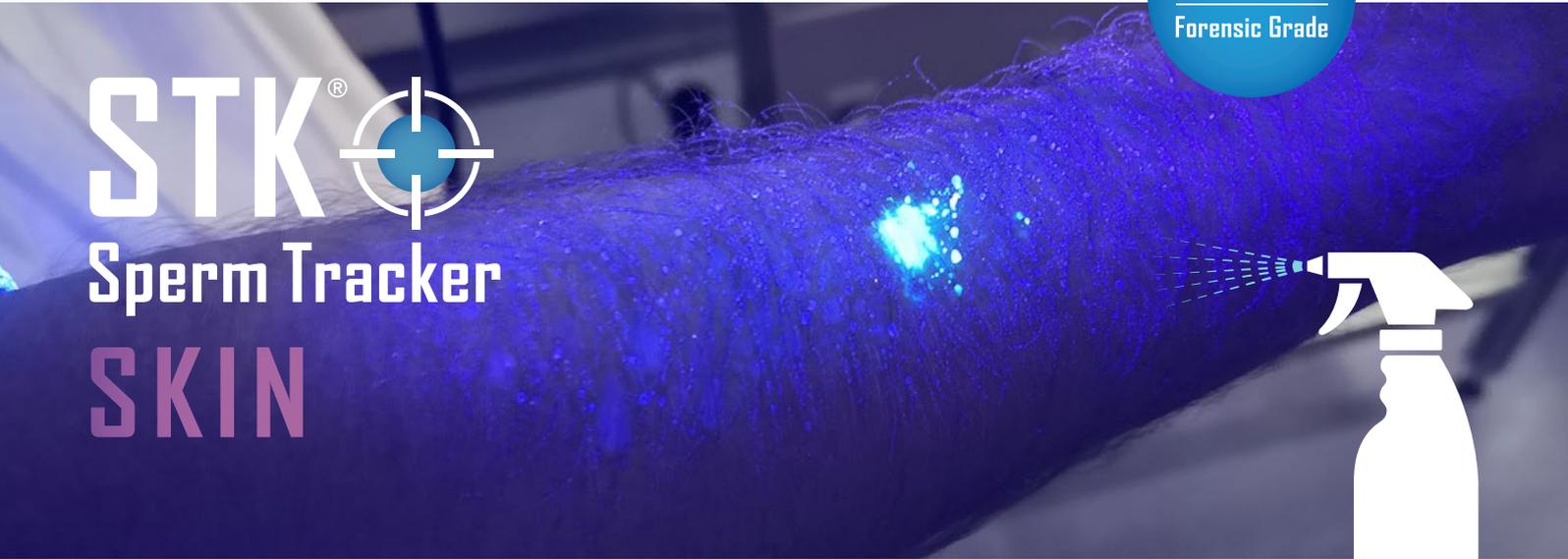

STK Skin – die Lösung zur Erkennung von Spermaspuren auf der Haut


Durch die gerichtsmedizinische Untersuchung des Opfers einer Vergewaltigung oder eines sexuellen Übergriffs sollen Verletzungen festgestellt und behandelt werden können. Sie dient aber auch dazu, die Ermittlungen, unter anderem durch die Sicherung von Spermaspuren des Täters, zu unterstützen.

Bislang beschränkte sich die Suche nach Spermaspuren mangels eines leistungsstarken Instruments auf die Anfertigung einer Vielzahl von Abstrichen an unterschiedlichen Körperstellen, stets in der Hoffnung, keine wichtigen Spuren verpasst zu haben.

Zur Lösung dieses Problems hat AXO Science STK Skin entwickelt, das als Spray aufgesprüht wird und Spermaspuren auf der Haut oder den Haaren des Opfers sichtbar macht. Das ungiftige, zuverlässige und spezifische STK Skin ist ein unverzichtbares Werkzeug für die Gerichtsmedizin.

STK Skin bietet in der Gerichtsmedizin eine Fülle von Vorzügen:

- **Sensibilität:** Selbst gemischte, abgewischte und abgespülte Spuren werden sichtbar
- **Spezifität:** Es werden nur Spermaspuren sichtbar gemacht
- **Ungiftig:** Reagenzien, die Mensch und Umwelt schützen
- **Einfach zu verwendende, sofort einsatzbereite Lösung**
- **Keine Veränderung der DNA**
- Vollständig **kompatibel mit Extraktionstechniken**
- **ISO 18385** Qualitätsnorm
- Chargennummer, Herstellung gemäß **ISO 9001**
- Schachtel mit versiegelten **Einzelbeutel**en

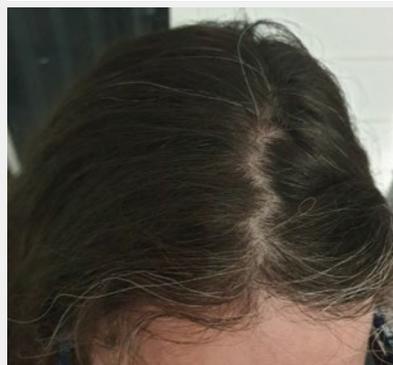

STK Skin Anwendungsprotokoll



1

1 Beutel STK Skin
in 100 ml entmineralisiertem
Wasser verdünnen



2

Aus einer Entfernung von ~ 20 cm
auf den Körper des Opfers sprühen




3

Betrachtung mit UV-Lampe 365 nm
mit Filter für sichtbares Licht: Nur
Spermaspuren leuchten blau

Komplette Analyse eines Vergewaltigungstatortes: STK Lab, STK Spray & STK Skin

Bei der Aufklärung einer Vergewaltigung spielt die Sicherung des Spermias des Angreifers eine entscheidende Rolle. Diese Spuren können am Körper des Opfers, aber auch am Tatort, an der Kleidung sowie an anderen persönlichen Gegenständen im Labor gesichert werden. AXO Science bietet Gerichtsmedizinern und Kriminaltechnikern eine Lösung für jede Situation.

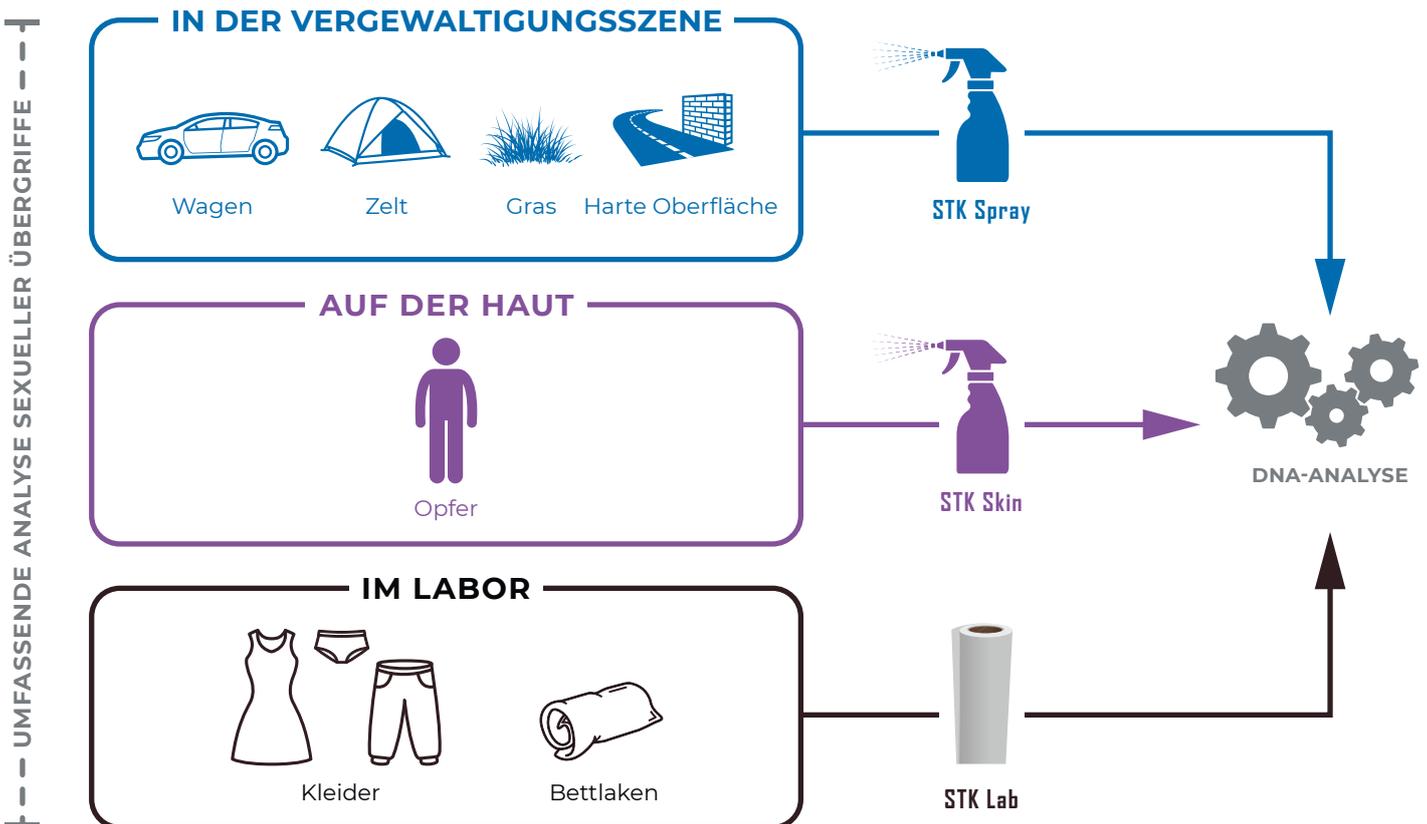

AXO Science

AXO Science hat es sich zur Aufgabe gemacht, die öffentliche Gesundheit durch die Entwicklung von Hochdurchsatz- und Multiplex-Diagnostiklösungen zur Charakterisierung von biologischen Proben zu verbessern. AXO Science befolgt hohe Qualitätsstandards und ist nach ISO 13485 und ISO 9001 zertifiziert. STK Sperm Tracker wird gemäß den Standards der Norm ISO 18385 hergestellt.

Kontakt

AXO Science
36 Bis Rue de Bruxelles
69100 Villeurbanne
Frankreich

+33 4 78 93 08 26
sales@axoscience.com
www.axoscience.com
Folgen Sie uns auf  