



ISO 18385
Forensic Grade


STK SKIN, DETECTER LES TRACES DE SPERME DIRECTEMENT SUR LA PEAU ET LES CHEVEUX

STK Skin a été spécifiquement développé pour les médecins légistes et les infirmières médico-légales afin de les aider à localiser les traces de sperme sur la peau et les cheveux des victimes. À la suite d'un viol, l'objectif de l'examen médico-légal de la victime est également de faciliter l'enquête en recueillant le sperme de l'agresseur. En raison de la faiblesse des solutions disponibles pour localiser les traces de sperme, le protocole actuel repose principalement sur un écouvillonnage à l'aveugle, dans l'espoir de recueillir le sperme de l'agresseur.

Pour faire face à ce problème, AXO Science a mis au point **STK Skin**, une **solution à vaporiser qui permet de détecter spécifiquement le sperme sur la peau et les cheveux de la victime. Non toxique, fiable et spécifique**, STK Skin multipliera vos chances d'obtenir l'ADN du violeur plus rapidement et plus efficacement.



STK Skin

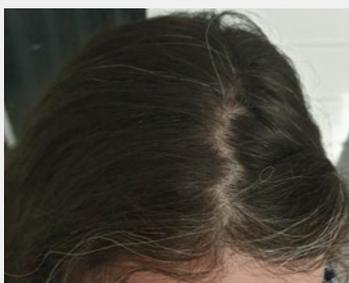


STK Skin

STK Skin offre de nombreux avantages aux médecins légistes et aux infirmières médico-légales

- **Haute sensibilité** : même les traces mélangées, essuyées et rincées apparaissent
- Les traces de sperme sont **toujours détectables au moins 24h après l'agression**, même après une douche
- **Haute spécificité** : aucun faux positif dû à d'autres fluides corporels ou produits cutanés
- **Non toxique** et **n'altère pas l'ADN**, entièrement compatible avec les techniques d'extraction
- Efficace sur **différents tons de peau** et peau cadavérique
- Efficace sur **différentes sorte de cheveux et traitements** : naturels, colorés et décolorés
- Normes **ISO 18385** qualité médico-légale et **ISO 13485**

PROTOCOLE STK SKIN

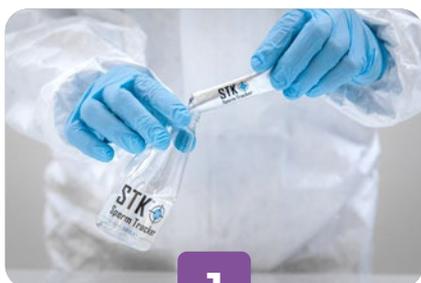


1

Diluer 1 sachet de STK Skin
dans 100 ml d'eau déminéralisée



2

Vaporiser le corps de la victime
à une distance d'environ 20 cm

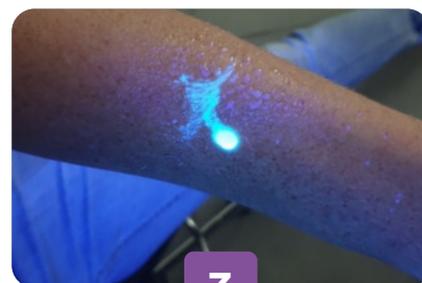

3

Lire les résultats avec une lampe STK
UV Light ou STK UV Light Mini : seules
les taches de sperme brillent d'une
couleur bleue



STK SKIN

- Peut être utilisé sur le corps et les cheveux de la victime
- 100 % des taches de sperme sont détectées
- Pas de faux positif et surtout pas de faux négatif

AXO-STK-SK-10 : STK Skin - Boîte de 10 sachets

VAPORISATEUR

- Bruine fine
- Parfait pour vaporiser la solution STK Skin

AXO-STK-PV1

CONTRÔLE POSITIF

- Boîte de 10 contrôles positifs
- Parfait pour valider votre solution STK Skin

AXO-STK-PC-10



STK UV LIGHT MINI

- Lampe UV portable avec batterie pour STK Skin. Rechargeable, compacte et pratique

AXO-STK-L-UV-MINI



KIT DE DÉMARRAGE STK SKIN

- STK Skin : boîte de 10 sachets
- PC10 : boîte de 10 contrôles positifs
- Lampe STK UV Light Mini rechargeable
- Vaporisateur
- Lunettes UV (transparentes)
- Mallette

AXO-STK-SKIN-STARTER

AXO Science

AXO Science développe des solutions innovantes dans le domaine de la biologie moléculaire et de la médecine légale. Nous proposons désormais aux experts de la police scientifique la technologie STK Sperm Tracker, qui révolutionne la détection des traces de sperme sur les lieux du viol et en laboratoire. AXO Science est certifié ISO 13485 et ISO 18385.

Contactez-nous

sales@axoscience.com
www.sperm-tracker.com
Suivez-nous sur  

Utilisation réservée à la médecine légale

Copyright © 05/2025 AXO Science SAS. Document non contractuel. Tous droits réservés.

AXO Science, STK Sperm Tracker et les logos associés sont des marques de commerce ou des marques déposées d'AXO Science SAS. Fabriqué par AXO Science SAS. (Réf.) 25/05/AXOSTK/SKIN/PM/0001-FR