

STK[®] Sperm Tracker SKIN

STK Skin, la solución para localizar restos de semen sobre la piel


El examen forense de la víctima de una violación o de una agresión sexual tiene por objeto establecer y tratar las lesiones, pero también ayudar a resolver la investigación intentando recoger rastros del semen del agresor.

A falta de una herramienta eficaz para localizar los restos de semen, el protocolo actual se reduce, por desgracia, a tomar múltiples muestras a ciegas, con la esperanza de encontrar el lugar adecuado...

Para hacer frente a este problema, AXO Science ha desarrollado STK Skin, una solución en spray que revela los restos de semen en la piel o el pelo de la víctima. No tóxico, fiable y específico, el STK Skin es una herramienta indispensable para los científicos forenses.

STK Skin ofrece numerosas ventajas al personal forense:

- **Sensibilidad:** aparecen incluso las manchas mezcladas y fregadas
- **Especificidad:** solo se hacen visibles las manchas de semen
- **No toxicidad:** los reactivos no son dañinos para el hombre ni para el medio ambiente
- Solución **fácil y lista para utilizar**
- **No altera el ADN**
- Totalmente **compatible con las técnicas de extracción**
- Normativa de calidad **ISO 18385**
- Número de lote, el producto sigue la normativa **ISO 9001**
- Paquete de **bolsitas individuales selladas**

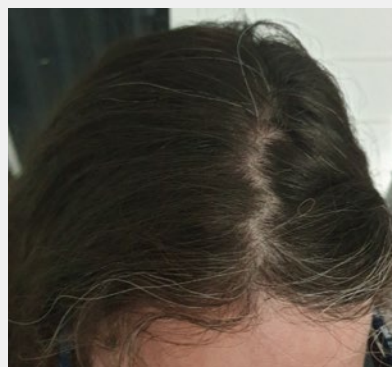

Protocolo de uso de STK Skin



1

Diluir una bolsita de STK Skin en 100 ml de agua desmineralizada



2

Rociar sobre el cuerpo de la víctima a una distancia de unos 20 cm




3

Colocar bajo una lámpara UV de 365 nm con filtro de luz visible: las manchas de semen brillarán en color azul

Análisis completo de la escena de una violación: STK Lab, STK Spray y STK Skin

Detectar el semen del agresor es una parte muy importante a la hora de resolver casos de violación. Dichos restos pueden encontrarse en el cuerpo de la víctima, pero también en la escena del crimen, en la ropa o en otros efectos personales que se envíen al laboratorio. AXO Science ofrece al personal forense y a la policía científica una solución para cada situación.

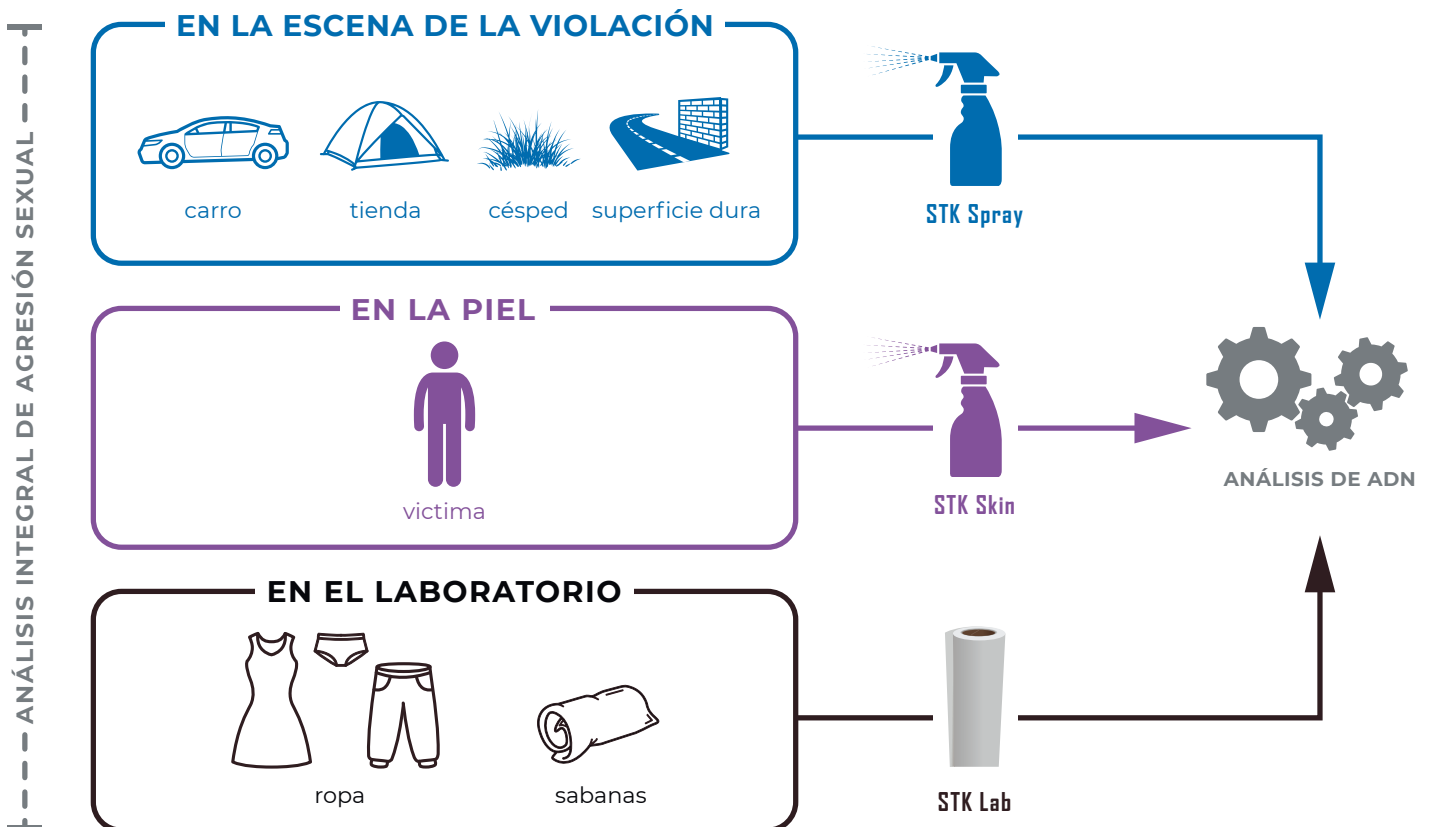

AXO Science

El objetivo de AXO Science es mejorar la salud pública mediante el desarrollo de soluciones de diagnóstico multiplexadas de alto rendimiento dedicadas a la caracterización de muestras biológicas. AXO Science mantiene altos estándares de calidad y cuenta con las certificaciones ISO 13485 e ISO 9001. El STK Sperm Tracker se produce de acuerdo con la norma ISO 18385.

Contacte con nosotros

AXO Science
36 Bis rue de Bruxelles
69100 Villeurbanne
(Francia)

+33 4 78 93 08 26
sales@axoscience.com
www.axoscience.com
Síguenos en  