

STK[®] Sperm Tracker SKIN

STK Skin, la solution pour localiser les traces de sperme sur la peau



L'examen médico-légal de la victime de viol ou d'agression sexuelle a pour but de constater et de soigner les lésions mais aussi d'aider à la résolution de l'enquête en tentant notamment de récolter les traces de sperme de l'agresseur.

Faute d'outil performant pour localiser les traces de sperme, le protocole actuel se résume malheureusement à un prélèvement de multiples écouvillons en aveugle, en espérant tomber au bon endroit...

Pour faire face à ce problème, AXO Science a développé STK Skin, une solution à vaporiser en spray qui permet de révéler les traces de sperme sur la peau ou les cheveux de la victime. Non toxique, fiable et spécifique, STK Skin est l'outil indispensable des experts de la médecine légale.

STK Skin offre de nombreux avantages aux médecins légistes :

- **Sensibilité** : même les traces mélangées, essuyées et rincées apparaîtront
- **Spécificité** : seules les traces de sperme seront visibles
- **Non toxique** : réactifs respectueux de l'homme et de l'environnement
- Solution **facile d'utilisation et prête à l'emploi**
- **N'altère pas l'ADN**
- Entièrement **compatible avec les techniques d'extraction**
- Norme qualité **ISO 18385**
- Numéro de lot produit selon les normes **ISO 9001**
- Boîte de **sachets individuels** scellés

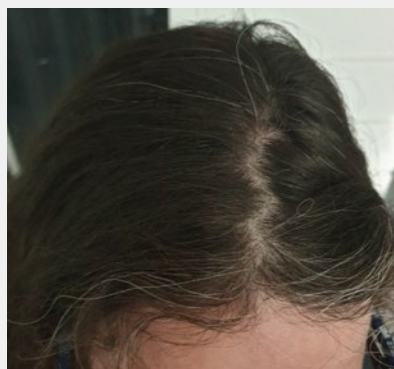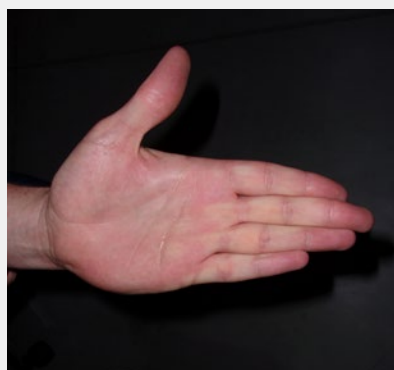

Protocole d'utilisation STK Skin



1

Diluer 1 sachet de STK Skin dans 100 ml d'eau déminéralisée



2

Vaporiser le corps de la victime à une distance de ~ 20 cm




3

Sous une lampe UV 365nm avec filtre lumière visible : seules les traces de sperme brillent en bleu

Analyse complète d'une scène de viol: STK Lab, STK Spray & STK Skin

Détecter le sperme de l'agresseur joue un rôle primordial dans la résolution des affaires de viol. Ces traces peuvent être recueillies sur le corps de la victime mais également sur la scène de crime, sur les vêtements et d'autres effets personnels en laboratoire. AXO Science offre aux professionnels médicaux légaux et aux forces de police scientifique une solution pour chaque situation.

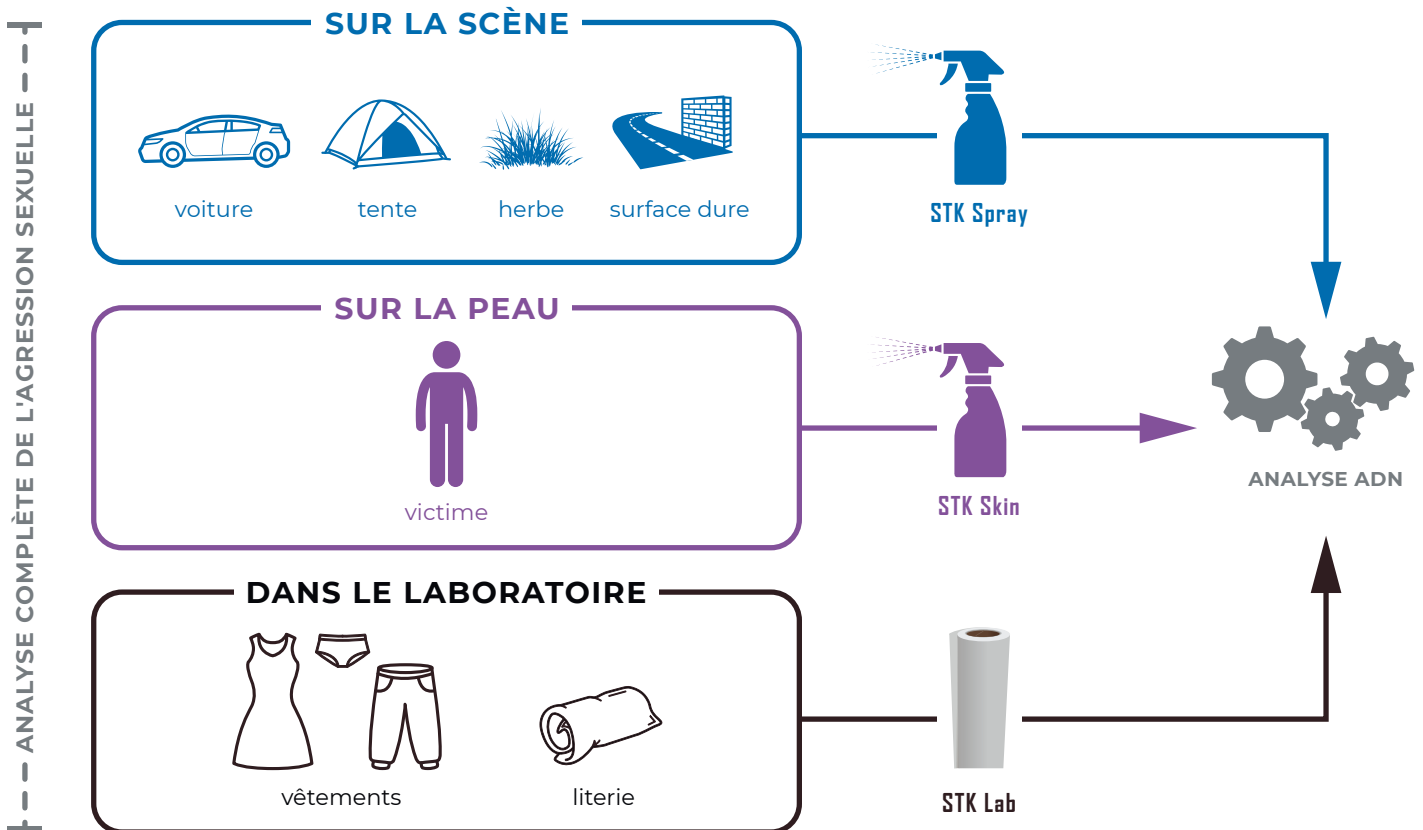

AXO Science

AXO Science vise à améliorer la santé publique grâce au développement de solutions de diagnostic haut-débit et multiplexées, dédiées à la caractérisation d'échantillons biologiques. AXO Science maintient des normes de haute qualité et est certifié ISO 13485 et ISO 9001. STK Sperm Tracker est produit selon les standards de la norme ISO 18385.

Nous contacter

AXO Science
36 Bis rue de Bruxelles
69100 Villeurbanne
France

+33 4 78 93 08 26
sales@axoscience.com
www.axoscience.com
Suivez-nous sur  